

■ 細胞接着

1. 培地吸引後に PBS で 2-3 回 Wash(PBS を捨てた状態でステップ 1 終了)
2. ACN-0.1%TFA を添加してタンパク質の不活化 (10cm ディッシュの場合は 4mL 程度入れる)
3. セルスクレーパーにてシャーレの底をこすり、不溶化物も含めて液体をコニカルチューブへ回収 (セルスクレーパーの材質に注意、PP もしくは PE の材質を使用)
4. ディッシュに再度 ACN-0.1%TFA (10cm ディッシュの場合 2mL 程度) を入れて、数回ピペッティングをして不溶化物も含めて液体をステップ 3 と同じコニカルチューブへ回収
5. -80°C保存

(注) 回収する液量が 25mL を越える場合は、50mL のコニカルチューブをご使用ください。

ACN-0.1%TFA の市販品

<https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/ws.j.front.LogonSvlt?ReqItem=41132-79>