



メソッドファイルのインポート方法

装置によっては、使用したい試薬の Method が機器のご納品後にリリースされたものがございます。その場合は下記の手順に沿って、弊社 Web サイトよりダウンロードしてお使いください。（Method は無償でご提供）

- ① ご自身の PC 等で、下図のサイトより必要な Method を選択頂き、ダウンロードをしてください。


<https://www.promega.jp/resources/software-firmware/>

- ② ダウンロードした Method ファイルは圧縮されておりますので、解凍をしてから、USB メモリなどの記憶媒体にコピーをしてください。



- ③ Maxwell[®] RSC 本体背面の USB ポートに接続します。（どのポートに接続しても大丈夫です）




- ④ Maxwell[®] RSC Instrument を起動させて、下図の SETTINGS→ADMINISTRATOR をクリック。

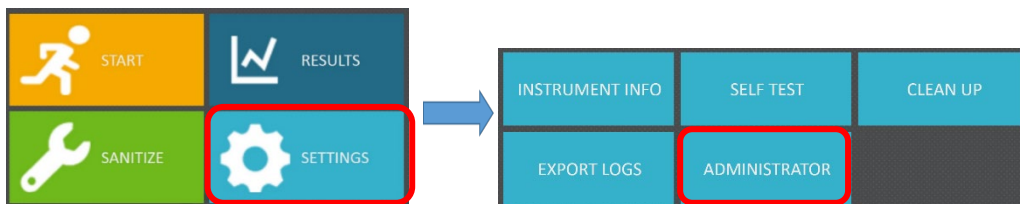


- ⑤ 下図の METHODS をクリックし、METHODS の一覧画面が出ましたら、右下の“SERECT IMPORT PACKAGE”をクリックしてください。

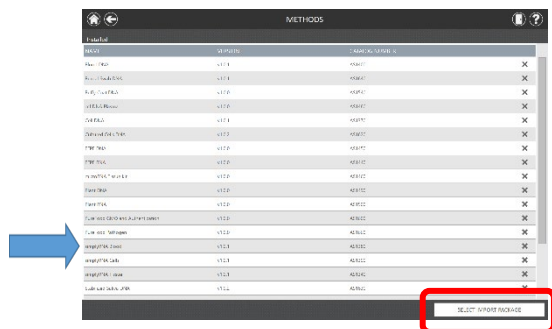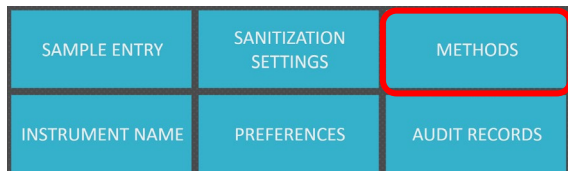

- ⑥ 下図のポップアップが出ましたら、Drive をクリックして、USB メモリを表示させます。
 (下図の場合は D ドライブが USB メモリです) USB メモリ内の Methods が画面の右側に表示されますので、インポートしたいファイルをクリックしてください。(クリックすると黄色になります) 画面下の OK をクリックします。

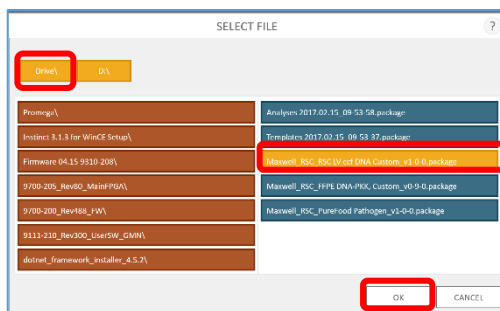

- ⑦ 下図のポップアップが出ましたら、OK をクリックしてください。メソッドのインポートは完了です。

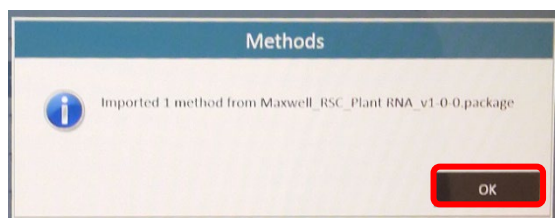

- ⑧ 画面右上のホームマーク  をクリックをして、最初の画面に戻り、装置をご使用ください。

ご不明な点やご質問等は下記までお問い合わせください。

プロメガ株式会社	
電話 :	03-3669-7980
e-mail :	prometec@jp.promega.com